

# Инструкция за експлоатация на микроскопи

## 1. Увод

Уважаеми клиент! Благодарим Ви за извършената покупка в ТМЕ! С грижа за околната среда Ви представяме тази съкратена инструкция за експлоатация. Преди да използвате устройството, молим за нейното внимателно прочитане. Влезте на: [www.tme.eu](http://www.tme.eu). Представените фигури в съкратената инструкция са илюстрации и могат да се различават от реалния изглед на предмета. Това обаче не променя техните основни свойства.

## 2. Предназначение

Устройството е предназначено за наблюдаване на малки обекти, които са невидими с просто око.

## 3. Подготовка за работа и използване




Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Лодз, ПОЛША

NIP: 729-010-89-84, REGON: 473171710,

Районен съд за Лодз Шрудмешчие Nr KRS: 0000165815

Размер на капитала на фирмата: 3 300 000 PLN

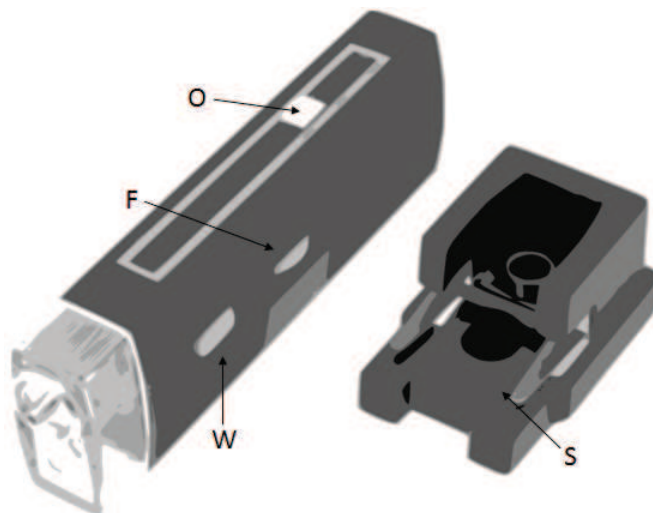

F - острота

L - дисплей LCD

O - оптичен zoom

S - основа с държачи за наблюдаваните обекти

W - ключ за захранването

- Настолният микроскоп да се постави стабилно върху плоска повърхност.
- Свържете захранващия кабел към съответното гнездо, ако такова съществува в устройството.
- Поставете микроскопския препарат в държача, ако съществува такъв.
- Включете бутона за захранването.
- Настройте увеличението и остротата и наблюдавайте обекта през окуляра на настолния микроскоп или на дисплея на ръчния микроскоп.

#### 4. Предпазни мерки

- След завършване на работата винаги трябва изследвания обект да се извади от микроскопа.
- При електрически микроскопи винаги трябва да се изключи захранващия кабел.
- Микроскопа използвайте само в сухи места.
- При използване на микроскопа в слънчеви места трябва особено да се внимава, за да не се допусне повреждане на оптичните елементи на микроскопа или на зрението.
- Металните повърхности на микроскопа могат да се почистват с леко навлажнена кърпа.
- Оптичните елементи се почистват само със суха и много мека кърпа (с микрофибър).
- Прах се отстранява с помощта на мека четка.
- Не разглобявайте корпуса на микроскопа!



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Лодз, ПОЛША

NIP: 729-010-89-84, REGON: 473171710,

Районен съд за Лодз Шрудмешчие Nr KRS: 0000165815

Размер на капитала на фирмата: 3 300 000 PLN