

Manual de puesta en marcha de microscopios



1. Introducción


Estimado Cliente! Gracias por comprar en TME! Cuidando el medio ambiente, le presentamos este manual de usuario abreviado. Antes de comenzar el trabajo con el equipo, lea atentamente este manual. Visite nuestra web: www.tme.eu. Las ilustraciones en este manual son explicativas y pueden ser diferentes del artículo real. No cambian las características básicas del mismo.

2. Destino

El equipo está destinado para observar objetos pequeños, invisibles a simple vista.

3. Primera puesta en marcha y uso

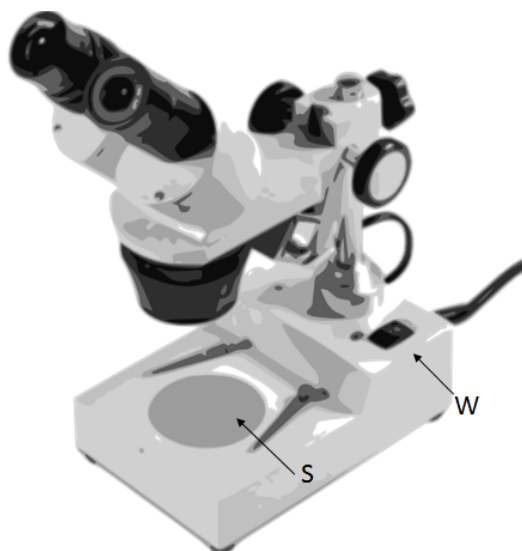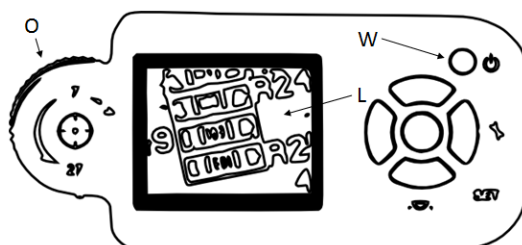

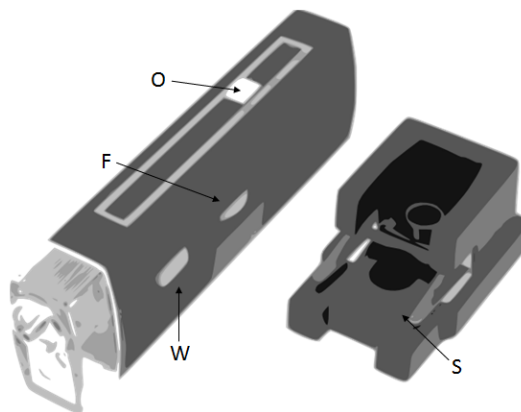

F - nitidez

L - pantalla LCD

O - zoom óptico

S - base con mandriles para sujetar objetos observados

W - interruptor de alimentación

- Coloque el microscopio de mesa de forma estable sobre una superficie plana.
- Conecte el cable de alimentación al enchufe adecuado, en su caso.
- Coloque la preparación microscópica en el mandril, en su caso.
- Conecte la alimentación utilizando el interruptor.
- Ajuste la ampliación, nitidez y observe el objeto por el ocular de microscopio de mesa o en la pantalla de microscopio de mano.

4. Precauciones

- Una vez terminado el trabajo saque siempre el objeto investigado.
- En caso de microscopios eléctricos desconecte siempre el cable de alimentación.
- Utilice el microscopio en lugares secos.
- En caso de utilizar el microscopio en lugares expuestos al sol tenga el máximo cuidado para no provocar daños en los elementos ópticos del microscopio y no dañar la vista.
- Las superficies metálicas del microscopio se pueden limpiar con un paño húmedo.
- Limpie los elementos ópticos solamente con un paño seco y muy suave (de microfibra).
- Quite el polvo con un cepillo suave.
- No desmonte la carcasa del microscopio.